


YZ35 泵头的使用说明书


一、产品外形尺寸

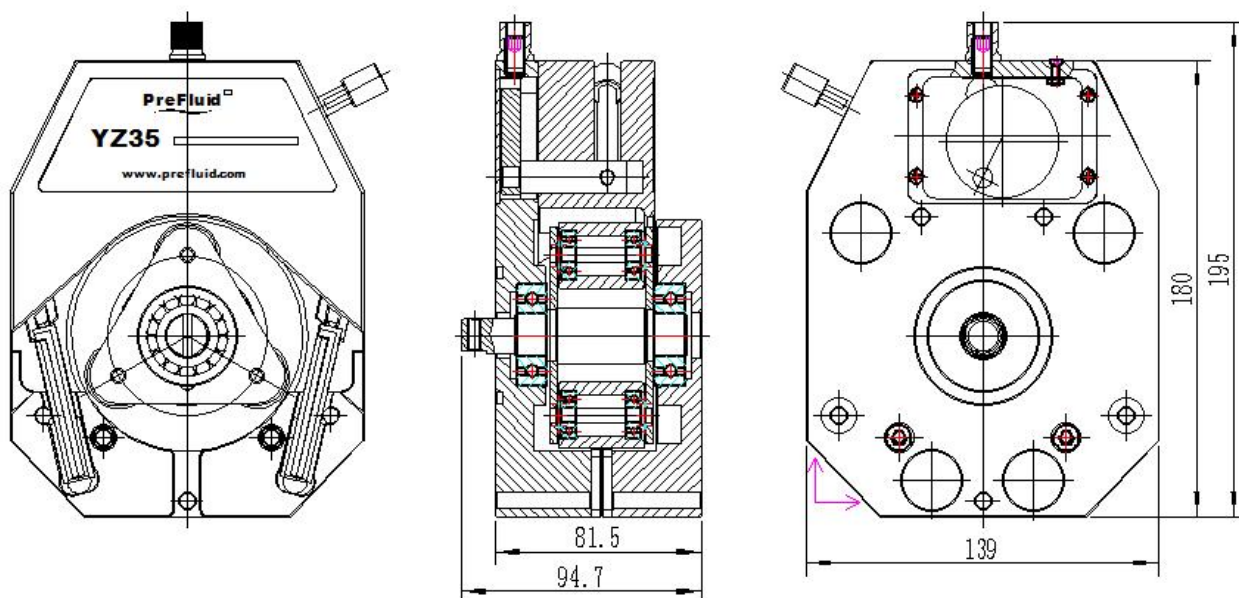

二、技术参数及流量曲线

型号	物料编号	适用软管	泵壳材料	滚柱材料	滚柱数量	间隙调整	重量 (kg)
YZ35	30.01.H13500	73#, 82#	6061	SUS304	3	可调	2.6
	30.01.H13501	73#, 82#	POM	SUS304	3	可调	1.6
	30.01.H13502	73#, 82#	6061	SUS304	3	可调	3.9
	30.01.H13503	73#, 82#	POM	SUS304	3	可调	3.2
	30.01.H13504	73#, 82#	6061	SUS304	3	可调	2.6

YZ35流量曲线

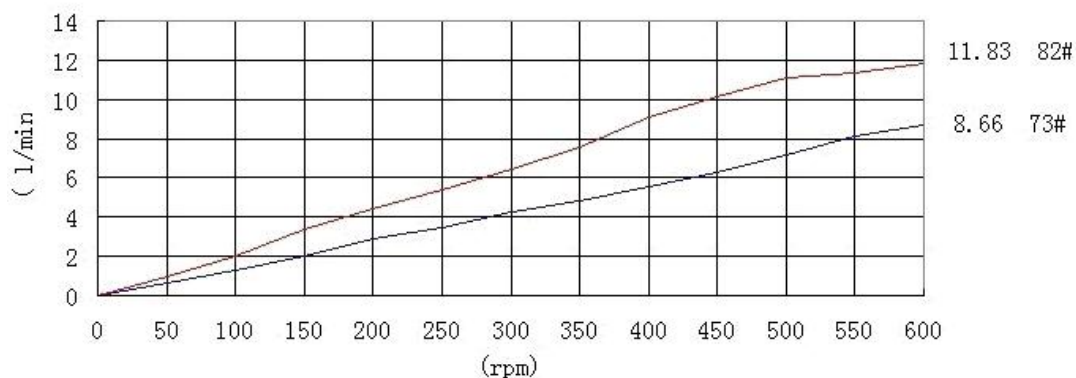

注：流量曲线是以水为介质，在 25℃、一个大气压下测得的数据，仅供参考。

三、泵头及软管安装

1. 泵头的安装



2. 软管的安装



3. 压管间隙的调整:

- 1) 软管装好后，将软管的两端放入水中，将泵体上面的锁定螺母松开，并用内六角扳手将调节螺钉逆时针松开；
- 2) 蠕动泵以不大于 60rpm 的速度运行，用内六角扳手顺时针调整调节螺钉，直至软管上水，并且在停止运行后观察是否有回水现象，如果有回水现象，继续慢慢调整调节螺钉，直至软管不回水；
- 3) 拧紧锁定螺母。

四、产品的维护

- 1、蠕动泵长时间不使用时，应取出软管；
- 2、应保持泵头内外清洁，可用软布沾清水擦洗；
- 3、泵头上切勿溅上腐蚀性液体。若溅上，请立即用软布沾清水擦洗掉。