


KZ25 泵头的使用说明书


一、泵头外形尺寸及组成。

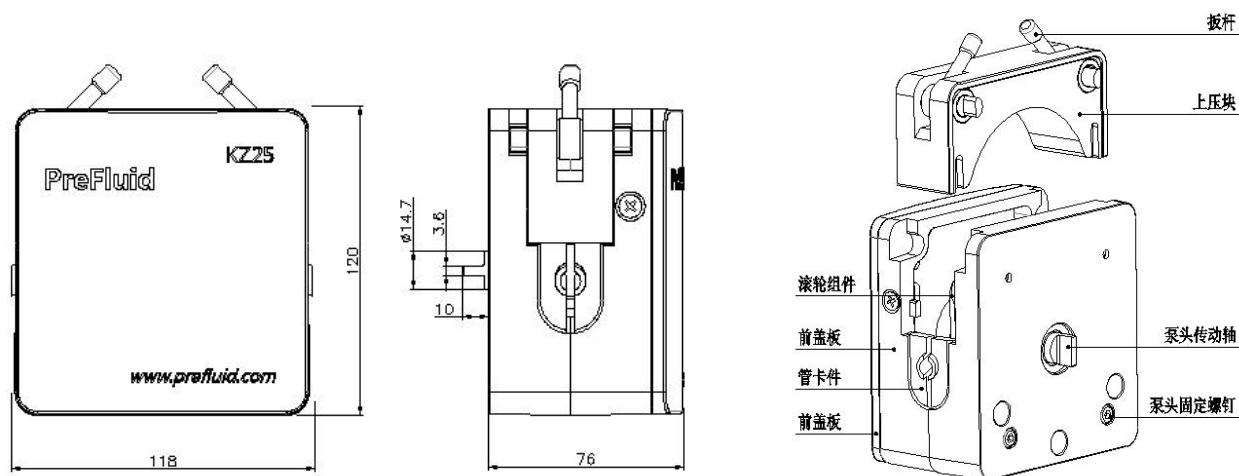

二、技术参数及流量曲线

型号	编号	适用软管	泵壳材料	滚柱材料	滚柱数量	间隙调整	重量 (kg)
KZ25	30.06.H62500	15#, 24#, 35#, 36#	铝(特氟龙)	不锈钢	3	不可调	1.74

KZ25 泵头流量曲线

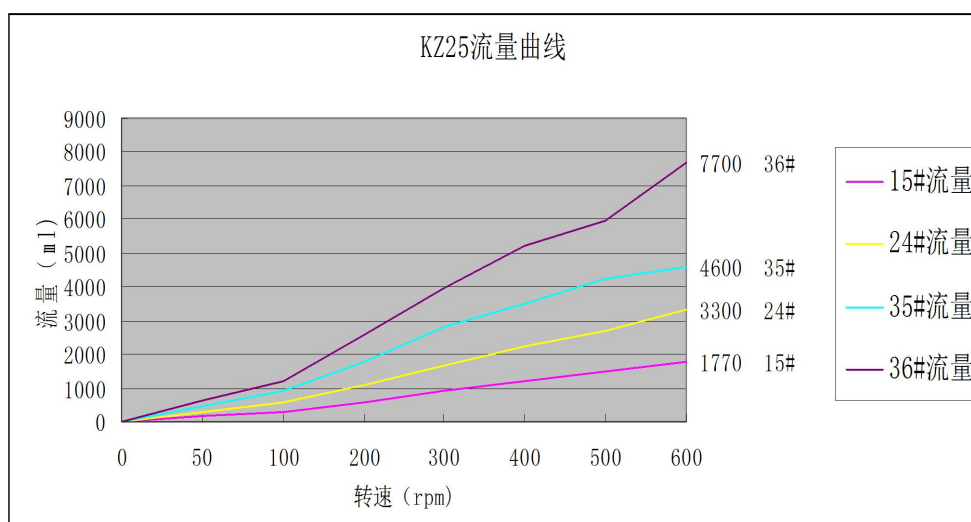


注：流量曲线是以水为介质，在 25℃、一个大气压下测得的数据，仅供参考。

三、泵头及软管安装

1. 泵头与驱动器的安装及软管的安装



(1) 拆下前盖板 2 个固定螺钉，取下前盖板。

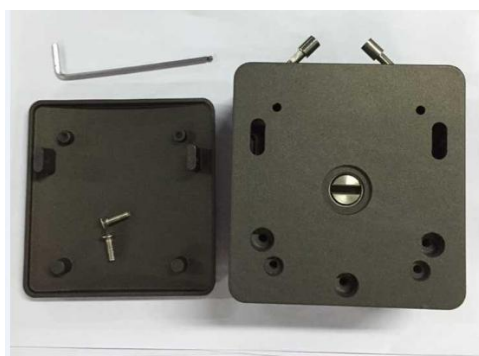

(2) 将泵头传动轴与驱动器联轴器对接，装上 3 个泵头固定螺钉，旋紧。



(3) 打开扳杆，取下上压块组件



(4) 将管卡套在软管上，成八字方向。



(5) 将两个管卡推入泵头的卡槽中同时用手将两侧的软管拉紧，使软管位于滚轮的中间位置。



(6) 装入上压块组件，锁紧两侧的扳杆

四、产品的维护

- 1、蠕动泵长时间不使用时，应取出软管；
- 2、应保持泵头内外清洁，可用软布沾清水擦洗；
- 3、泵头上切勿溅上腐蚀性液体。若溅上，请立即用软布沾清水擦洗掉。