

DG1/2/4 泵头的使用说明书


一、参数表

型号	物料编号	适用软管	卡管方式	泵壳材料	滚珠材料	滚珠数量	间隙调整	重量 (Kg)
DG1	30.02.H20100	壁厚 1.0/0.8mm	自适应	增强 ABS	Igus 轴承棒料	10	可调	0.2
DG2	30.02.H20200	壁厚 1.0/0.8mm	自适应	增强 ABS	Igus 轴承棒料	10	可调	0.3
DG4	30.02.H20400	壁厚 1.0/0.8mm	自适应	增强 ABS	Igus 轴承棒料	10	可调	0.5


二、典型流量曲线

如图所示为泵头配不同规格软管时的典型流量曲线图，供参考。

注：如图参考流量曲线是以水为介质，在 25℃、一个大气压下测得的数据。

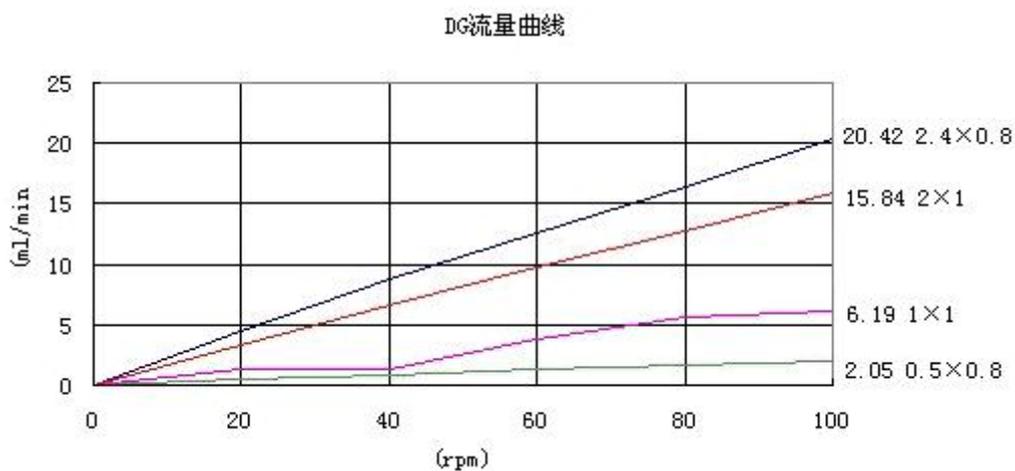

三、产品的外型尺寸

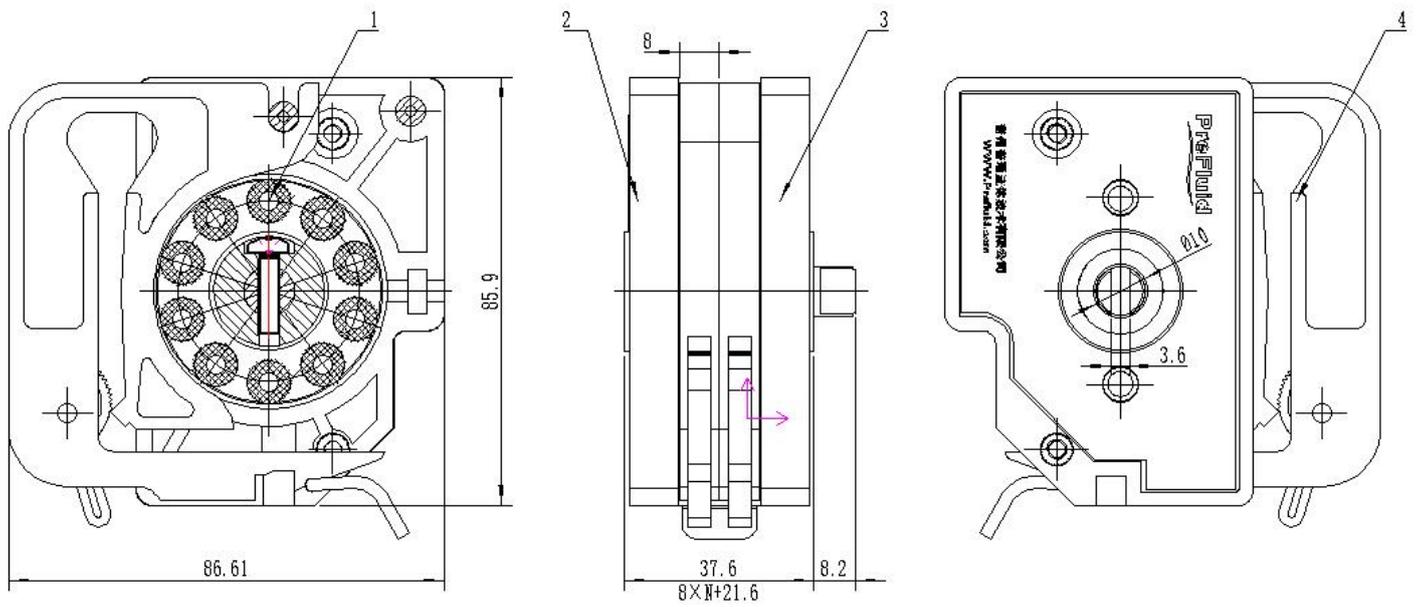

1. 滚轮组件 2. 前挡板 3. 后挡板 4. 卡片组件

四、软管的安装

软管的安装



五、产品维护

- 1、蠕动泵若长时间不用，应取出软管；
- 2、应保持泵头内外清洁，可用软布沾清水擦洗；
- 3、泵头上切勿溅上腐蚀性液体。若溅上，请立即用软布沾清水擦洗掉。